

## 产品手册

### SARS-COV-2-abENRdRp Pseudovirus Standards

### SARS-COV-2-abENRdRp 基因假病毒标准品

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V1.1

## 一、 产品基本信息及组分

### 基本信息

产品货号	产品名称
GM-0220PV55	SARS-COV-2-abENRdRp Pseudovirus Standards SARS-COV-2-abENRdRp 基因假病毒标准品

### 组成部分

组分编号	组分名称	规格;	浓度
GM-19682LV	SARS-COV-2-abENRdRp Pseudovirus Standards	1mL/管*1 管	$\geq 1E8$ copies/mL

## 二、 包装、运输及储存

假病毒产品干冰运输，-80°C储存，有效期 12 个月。

## 三、 产品描述

吉满生物选取 SARS-COV-2-abENRdRp 的特征序列（见附录 1），克隆并构建至慢病毒（LV）载体中，在 293 细胞中进行假病毒的制备，通过纯化去除杂质获得慢病毒（LV）衣壳包裹的 RNA 序列。

本品可用于 SARS-COV-2-abENRdRp 病毒 QPCR 检测实验的阳性对照产品，无致病性，可再生，质控方法可靠，批次间稳定，可以长期稳定制备和供应。

## 四、 使用方法

### 1、 推荐用量：50 $\mu$ L-100 $\mu$ L/次。

（不同实验室使用不同的提取试剂盒进行实验操作，所得实验结果会存在一定的差异）

### 2、 假病毒融化：

将假病毒从-80°C冰箱取出，进行冰浴融化或置于 4°C条件下自然融化，待其完全融化后方可开始相关的实验操作。

### 3、 假病毒核酸提取及 QPCR 检测：

按照核酸提取试剂盒及 QPCR 测试试剂盒的说明书要求进行相关的实验操作。

注意事项：

- 1、 冻融会导致假病毒稳定性降低，从而影响核酸抽提效果和 QPCR 检测结果，使用时应避免反复冻融。
- 2、 如果需要对本产品进行稀释处理，可以使用磷酸盐缓冲液（PBS）或者生理盐水(0.9% NaCl)进行稀释；
- 3、 病毒操作时最好使用生物安全柜，并穿好实验服，戴好口罩和乳胶手套。
- 4、 如果使用时本品不慎溅到眼睛、皮肤或其他身体部位请立即使用大量清水冲洗。
- 5、 使用本品所产生的实验废弃物需要通过高压灭菌处理后按照医疗废弃物处理要求进行处理。
- 6、 应避免反复冻融，建议分装保存。

---

## 附录 1: 序列信息

SARS-COV-2-abENRdRp

Sequence:

ATCGTGTGTCTGTACTGCCGTTGCCACATAGATCATCCAAATCCTAAAGGATTTTGT  
GACTTAAAAGGTAAGTATGTACAAATACCTACAACCTTGTGCTAATGACCCTGTGGGTT  
TTACTTAAAAACACAGTCTGTACCGTCTGCGGTATGTGGAAAGGTTATGGCTGTAG  
TTGTGATCAACTCCGCGAACCCATGCTTCAGTCAGCTGATGCACAATCGTTTTTAAAC  
GGTTTTGCGGTGTAAGTGCAGCCCGTCTTACACCGTGCGGCACAGGCACTAGTACTG  
ATGTCGTATACAGGGCTTTTGACATCTACAATGATAAAGTAGCTGGTTTTGCTAAATT  
CCTAAAACTAATTGTTGTCGCTTCCAAGAAAAGGACGAAGATGACAATTTAATTGA  
TTCTTACTTTGTAGTTAAGAGACACACTTTCTCTAACTACCAACATGAAGAAACAATT  
TATAATTTACTTAAGGATTGTCCAGCTGTTGCTAAACATATGTACTCATTCTGTTTCGGA  
AGAGACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGTACTTCTTTTTCTTGTTCGTGGTATTCT  
TGCTAGTTACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCGATTGTGTGCGTACTGCTGCAATATT  
GTTAACGTGAGTCTTGTA AACCTTCTTTTTACGTTTACTCTCGTGTTAAAAATCTGAA  
TTCTTCTAGAGTTCCTGATCTTCTGGTCTAAATGTCTGATAATGGACCCCAAAATCAG  
CGAAATGCACCCCGCATTACGTTTGGTGGACCCCTCAGATTCAACTGGCAGTAACCAG  
AATGGAGAACGCAGTGGGGCGCGATCAAAACAACGTCGGCCCAAGGTTTACCCAAT  
AATACTGCGTCTTGGTTCACCGCTCTCACTCAACATGGCAAGGAAGACCTTAAATTCC  
CTCGAGGACAAGGCGTTCCAATTAACACCAATAGCAGTCCAGATGACCAAATTGGCT  
ACTACCGAAGAGCTACCAGACGAATTCGTGGTGGTACGGTAAAATGAAAGATCTCA  
GTCCAAGATGGTATTTCTACTACCTAGGAACTGGGCCAGAAGCTGGACTTCCCTATGG  
TGCTAACAAAGACGGCATCATATGGGTTGCAACTGAGGGAGCCTTGAATACACCAAA  
AGATCACATTGGCACCCGCAATCCTGCTAACAATGCTGCAATCGTGCTACAACCTCCT  
CAAGGAACAACATTGCCAAAAGGCTTCTACGCAGAAGGGAGCAGAGGGCGGCAGTCA  
AGCCTCTTCTCGTTCCTCATCACGTAGTCGCAACAGTTCAAGAAATTCAACTCCAGGC  
AGCAGTAGGGGAACCTTCTCCTGCTAGAATGGCTGGCAATGGCGGTGATGCTGCTCTT  
GCTTTGCTGCTGCTTGACAGATTGAACCAGCTTGAGAGCAAAATGTCTGGTAAAGGC  
CAACAACAACAAGGCCAAACTGTCACTAAGAAATCTGCTGCTGAGGCTTCTAAGAAG  
CCTCGGCAAAAACGTACTGCCACTAAAGCATAACAATGTAACACAAGCTTTCGGCAGA  
CGTGGTCCAGAACAACCCAAGGAAATTTTGGGGACCAGGAACTAATCAGACAAGG  
AACTGATTACAAACATTGGCCGCAAAATTGCACAATTTGCCCCAGCGCTTACAGCGTTC  
TTCGGAATGTCGCGCATTTGGCATGGAAGTCACACCTTCGGGAACGTGGTTGACCTAC  
ACAGGTGCCATCAAATTGGATGACAAAGATCCAAATTTCAAAGATCAAGTCATTTTG  
CTGAATAAGCATATTGACGCATACAAAACATTCCCACCAACAGAGCCTAAAAAGGAC  
AAAAAGAAGAAGGCTGATGAACTCAAGCCTTACCGCAGAGACAGAAGAAACAGCA  
AACTGTGACTCTTCTCCTGCTGCAGATTTGGATGATTTCTCCAACAATTGCAACAA  
TCCATGAGCAGTGCTGACTCAACTCAGGCCTAAACACCGTTTCTATAGATTAGCTAAT  
GAGTGTGCTCAAGTATTGAGTGAATGGTCATGTGTGGCGGTTCACTATATGTTAAAC  
CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGCCACAACCTGTTATGCTAATAGTGTTTTTAACAT  
TTGTCAAGCTGTCACGGCCAATGTTAATGCACTTTTATCTACTGATGGTAACAAAATT  
GC