

产品手册

H3N2-HA+M Pseudovirus Standards

H3N2-HA+M 基因假病毒标准品

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V1.1

一、 产品基本信息及组分

基本信息

产品货号	产品名称
GM-0220PV56	H3N2-HA+M Pseudovirus Standards H3N2-HA+M 基因假病毒标准品

组成部分

组分编号	组分名称	规格;	浓度
GM-23098LV	H3N2-HA+M Pseudovirus Standards	1mL/管*1 管	≥1E8 copies/mL

二、 包装、运输及储存

假病毒产品干冰运输，-80°C储存，有效期 12 个月。

三、 产品描述

吉满生物选取 H3N2-HA+M 的特征序列（见附录 1），克隆并构建至慢病毒（LV）载体中，在 293 细胞中进行假病毒的制备，通过纯化去除杂质获得慢病毒（LV）衣壳包裹的 RNA 序列。

本品可用于 H3N2-HA+M 病毒 QPCR 检测实验的阳性对照产品，无致病性，可再生，质控方法可靠，批次间稳定，可以长期稳定制备和供应。

四、 使用方法

1、 推荐用量：50 μL-100 μL/次。

（不同实验室使用不同的提取试剂盒进行实验操作，所得实验结果会存在一定的差异）

2、 假病毒融化：

将假病毒从-80°C冰箱取出，进行冰浴融化或置于 4°C条件下自然融化，待其完全融化后方可开始相关的实验操作。

3、 假病毒核酸提取及 QPCR 检测：

按照核酸提取试剂盒及 QPCR 测试试剂盒的说明书要求进行相关的实验操作。

注意事项：

- 1、 冻融会导致假病毒稳定性降低，从而影响核酸抽提效果和 QPCR 检测结果，使用时应避免反复冻融。
- 2、 如果需要对本产品进行稀释处理，可以使用磷酸盐缓冲液（PBS）或者生理盐水(0.9% NaCl)进行稀释；
- 3、 病毒操作时最好使用生物安全柜，并穿好实验服，戴好口罩和乳胶手套。
- 4、 如果使用时本品不慎溅到眼睛、皮肤或其他身体部位请立即使用大量清水冲洗。
- 5、 使用本品所产生的实验废弃物需要通过高压灭菌处理后按照医疗废弃物处理要求进行处理。
- 6、 应避免反复冻融，建议分装保存。

附录 1: 序列信息

H3N2-HA+M

Sequence:

ATGAAGACTATCATTGCTTTGAGCTACATTCTATGTCTGGTTTTTCGCTCAAAAACCTTCC
TGGAAATGACAATAGCACGGCAACGCTGTGCCTTGGGCACCATGCAGTACCAAACGG
AACGATAGTGAACAACATCACGAATGACCGAATTGAAGTTACTAATGCTACTGAGCT
GGTTCAGAATTCCTCAATAGGTGAAATATGCGACAGTCCTCATCAGATCCTTGATGGA
GAAAACCTGCACACTAATAGATGCTCTATTGGGAGACCCTCAGTGTGATGGCTTTCAA
AATAAGAAATGGGACCTTTTTGTTGAACGAAGCAAAGCCTACAGCAACTGTTACCCT
TATGATGTGCCGGATTATGCCTCCCTTAGGTCAGTGTGCTCATCCGGCACACTGG
AGTTTAAACAATGAAAGCTTCAATTGGGATGGAGTCACTCAAACGGAACAAGTTCTG
CTTGATAAGGGGATCCAATAGTAGTTTCTTTAGTAGATTAATTGGTTGACCCACTT
AACTTCAAATACCCAGCATTGAACGTGACTATGCCAAACAATGAACAATTTGACAA
ATTGTACATTTGGGGGGTTCACCACCCGGGTACGGACAAGGACCAAATCTTCCTGTAT
GCTCAATCATCAGGAAGAATCACAGTATCTACAAAAGAAGCCAACAAGCTGTAATC
CCGAATATCGGATCTAGACCCAGAATAAGGAATATCCCTAGCAGAATAAGCATCTAT
TGGACAATAGTAAAACCGGGAGACATACTTTTGATTAACAGCACAGGGAATCTAATT
GCTCCTAGGGGTTACTTCAAATAACGAAGTGGGAAAAGCTCAATAATGAGATCAGAT
GCACCCATTGGCAAATGCAAGTCTGAATGCATCACTCCAAATGGAAGCATTCCCAAT
GACAAACCATTCCAAAATGTAAACAGGATCACATACATGAGCCTTCTAACCGAGGTC
GAAACGTATGTTCTCTCTATCGTCCCGTCAGGCCCCCTCAAAGCCGAGATCGCGCAGA
GACTTGAAGATGTCTTTGCTGGAAAGAACACAGATCTTGAGGCTCTCATGGAATGGC
TAAAGACAAGACCAATCCTGTACCTCTGACTAAGGGGATTTTGGGATTTGTATTAC
GCTCACCGTGCCAGTGAGCGAGGACTGCAGCGTAGACGCTTTGTCCAAAATGCCCT
CAATGGGAATGGGGATCCAAATAACATGGACAGAGCAGTTAAACTGTATAGAAAAC
TAAGAGGGAGATAACATTCCATGGGGCCAAAGAAATAGCACTCAGTTATTCTGCTGG
TGCACTTGCCAGTTGCATGGGCCTCATATACAACAGGATGGGGGCTGTGACCACTGA
AGTGGCCTTTGGCCTGGTATGTGCAACCTGTGAACAGATTGCTGACTCCCAGCATAGG
TCTCATAGGCAAATGGTGGCAACAACCAATCCACTAATAAGACATGAGAACAGAATG
GTTCTGGCCAGCACTACAGCTAAGGCTATGGAGCAAATGGCTGGATCAAGTGAGCAG
GCAGCAGAGGCCATGGAGGTTGCTAGTCAGGCCAGGCAAATGGTGCAGGCAATGAG
AGCCATTGGGACTCATCCTAGCTCCAGTGCTGGTCTAAAAGATGATCTTCTTGAAAAC
TTGCAGGCCTATCAGAAACGAATGGGGGTGCAGATGCAACGATTCAAGTGACCCTCT
TGTTGTTGCTGCGAGTATCATTGGGATCTTGCACTTGATATTGTGGATTCTTGATCGTC
TTTTTTCAAATGCATCTATCGATTCTTTGAACACGGTCTGAAAAGAGGGCCTTCTAC
GGAAGGAGTACCTGAGTCCATGAGGGAAGAATATCGAAAGGAACAGCAGAGTGCTG
TGGATGCTGACGATAGTCATTTTGTGAGTATAGAGCTGGAGTAA